

CARSON®

MM-300

MicroBrite™ Plus

60-120x Taschenmikroskop mit LED-Beleuchtung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen MicroBrite Plus Mikroskop! Um eine optimale Leistung zu erzielen, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur richtigen Verwendung und Pflege.




PRODUKTSPEZIFIKATION


Vergrößerung:	60x -120x	Gewicht:	59g (ohne Batterie)	Batterie:	1x AA-Batterie (nicht enthalten)
Durchmesser Austrittspupille:	10mm - 14mm	Abmessungen:	5,84 x 3,05 x 9,40 cm		
Optischer Zoom:	2x	Beleuchtung:	LED		

EINSETZEN DER BATTERIE

1. Schieben Sie das Batteriefach auf.

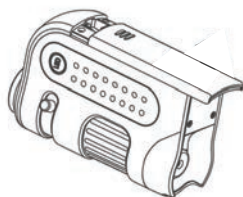

2. Legen Sie eine AA-Batterie mit der richtigen Polarität ein und schließen Sie das Batteriefach.

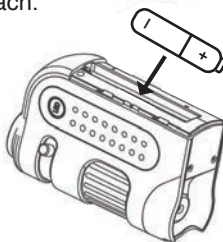

WARNUNG: Verwenden Sie nur Alkalibatterien. Das Mischen von alten und neuen, verschiedenen Marken oder Typen innerhalb von Marken kann dazu führen, dass Batterien auslaufen, überhitzen oder explodieren. Halten Sie sie von Feuer oder übermäßiger Hitze fern. Untersuchen Sie die Batterien auf Korrosion oder Auslaufen. Setzen Sie sie in der angegebenen Richtung ein. Wiederaufladbare Batterien werden nicht empfohlen.

VERWENDUNG DES MIKROSKOPS


1. Platzieren Sie das Anschauungsobjekt direkt unter der Objektivlinse.



2. Drücken Sie den LED-Schalter zum Einschalten der Beleuchtung; zum Ausschalten am Ende der Beobachtung erneut drücken.



3. Vergrößerungsrad auf die gewünschte Vergrößerung einstellen. Drehen Sie den Fokussiering langsam, bis das Bild klar ist.

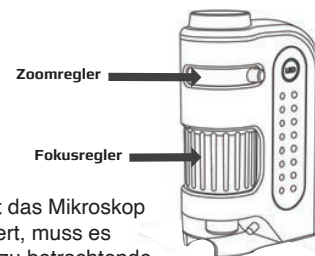

Hinweis: Damit das Mikroskop richtig funktioniert, muss es bündig auf das zu betrachtende Objekt aufgesetzt werden.

WARNHINWEISE

- Um mögliche dauerhafte Augenschäden zu vermeiden:
 - Schauen Sie mit dem Mikroskop nicht in die Sonne.
 - Halten Sie das beleuchtete Mikroskop nicht direkt auf das menschliche Auge.
- Nehmen Sie die Batterie heraus, bevor Sie das Mikroskop über einen längeren Zeitraum lagern.
- Das Gerät kann nach längerem Gebrauch warm werden. Dies ist normal und sollte nicht als Defekt angesehen werden.

Kundendienst: Sollten Sie irgendwelche Probleme mit diesem Artikel haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen
finden Sie unter: www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000